

# CP-411 pH 교정 설명서

## 준비물

CP-411계기, pH센서, pH 7 시약, pH 4 시약, 용기(비이커, 종이컵등)2개, 깨끗한 물 1컵



## 교정준비




pH 센서와 온도센서를 계기에 연결한다.

### ⚠ 주의사항

본제품은 pH 센서와 온도센서 분리형으로 일체형일 경우 온도센서가 별도로 필요없습니다.


## pH 표준시약을 사용하여 교정

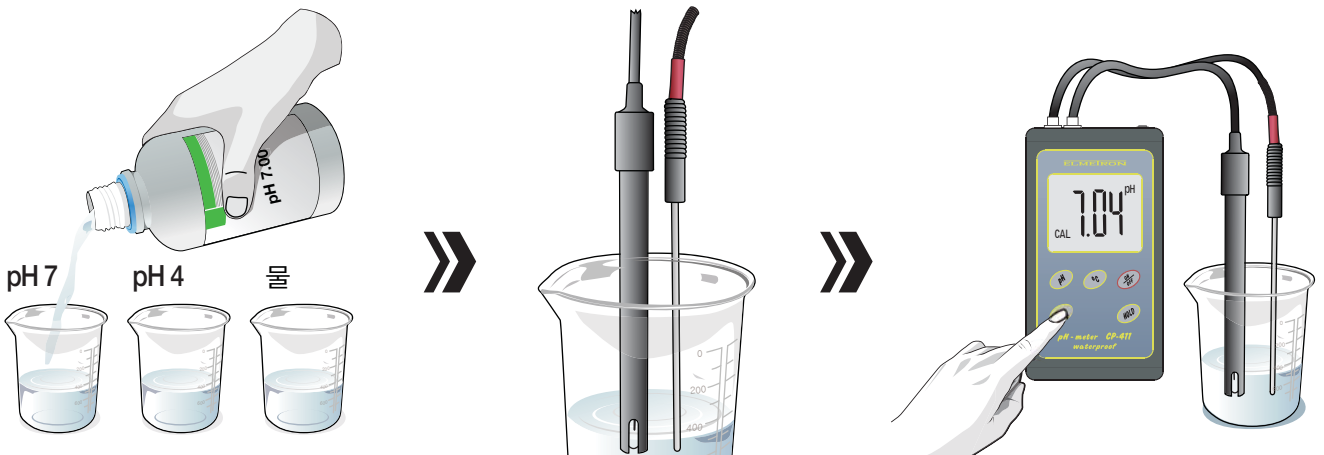

pH 표준시약과 세정용 물을 센서 부분이 잠길 정도의 양만큼 용기에 따라 주세요.

계기를 켜진 상태에서 pH센서와 온도센서를 pH7 시약이 담긴 용기에 담겨주세요.


센서를 담근 상태에서 **CAL 버튼**을 약 2초간 눌러주면 화면에 "CAL" 이 표시됩니다.

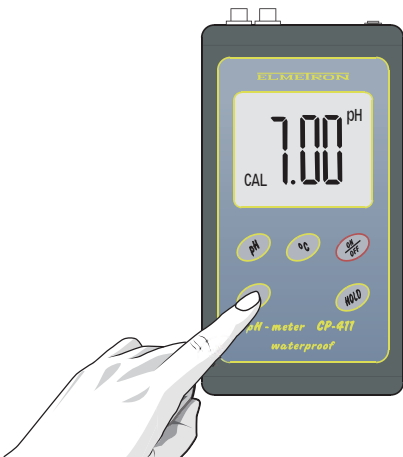


**CAL 버튼**을 한번 눌러주면 pH교정이 완료됩니다.



**pH 버튼**을 한번 더 눌러주면 pH 측정모드로 돌아갑니다.

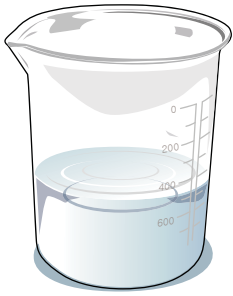


물

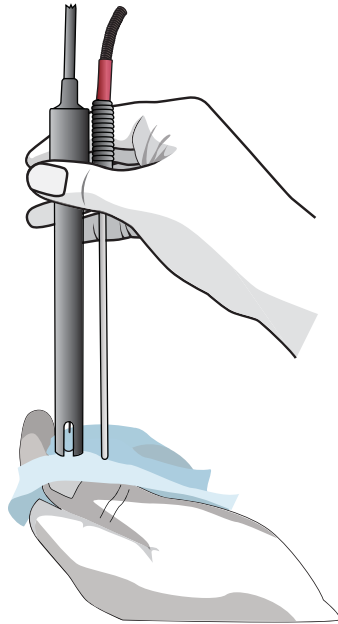


⚠ 주의사항

pH7시약 교정이 끝나면 깨끗한 물로 pH센서와 온도센서를 헹궈주시고 수건이나 티슈로 물기를 닦아 주십시오.

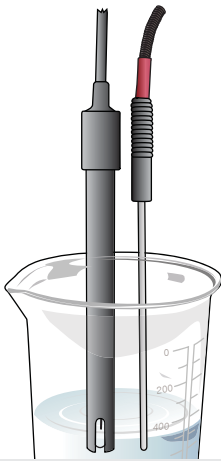

pH4 시약이 담긴 용기에 pH센서와 온도센서를 담궈주세요.

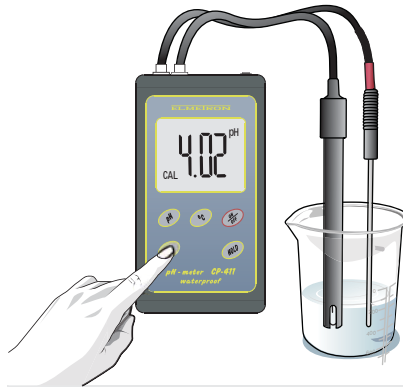

pH센서를 담궈 상태에서 **CAL버튼**을 약 2초간 누르면 화면에 “CAL” 이 표시됩니다.



이때, **CAL버튼**을 한번 눌러주면 pH교정이 완료됩니다.



**pH 버튼**을 한번 더 눌러주면 pH측정모드로 돌아갑니다.

⚠ 주의사항

- 1) 장기보관후에는 사용전 반드시 교정을 해야합니다.
- 2) 장기보관후에는 센서를 깨끗한 물에 약 1분정도 넣어서 활성화 시킨후 교정해 주십시오.
- 3) 정확한 측정을 위해 2점교정을 교정용액이 섞이지 않도록 주의해 주십시오.

※ 제품 사용설명서는 세창 홈페이지의 기술자료를 참고 하시기 바랍니다.