



共立

パックテスト® 使用法

ニッケル (DPM)

型式 WAK-Ni (D)

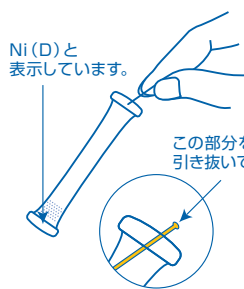
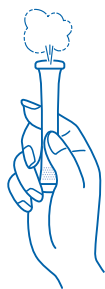
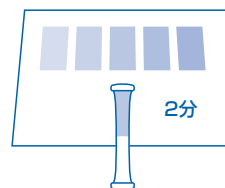
ニオキシム比色法による

Nioxime Color Comparison Method

主試薬 ニオキシム

測定範囲 Ni^{2+} 0.3~10 mg/L (ppm)

測り方

①チューブ先端のラインを
引き抜きます。②穴を上にして、指でチューブ
の下半分を強くつまみ、中の
空気を追い出します。③そのまま②の状態、穴を
検水の中に入れ、つまんだ
指をゆるめ、半分くらい水
を吸い込むまで待ちます。④かるく5~6回振りまぜて、
2分後に図のように標準色
の上のせて比色します。デジタルパックテスト、
デジタルパックテスト・マルチでも
測定可能です。

比色と測定値の読み方

指定時間後にポリチューブ内の水の色を標準色と比べ、一番近い色の値がその検水の測定値になります。
標準色の色と色の間の場合は、だいたいの中間の値を読んでください。

パックテスト使用前、使用後の取扱い注意

- 使用済みのパックテストは必ず持ち帰り、「燃えるゴミ」として処分してください。なお、分別収集などで燃えるゴミとして出せない時には、「燃えないゴミ」で処分してください。(パックテストのポリチューブはポリエチレンでできています。)
- 子どもの手がとどかない、乾冷暗所に保管し、ラミネート包装を切った後は、なるべく早くご使用ください。

使用前、使用後共に、ポリチューブの内容物は外に出さないようにしてください。

内容物が目に入ってしまったら → すぐに多量の水で洗い流してください。

内容物が手や皮膚にふれたら → すぐに水で洗い流してください。

内容物が口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。

内容物を飲み込んでしまったり、上記の処置後に異常があった場合には、すぐに医師の診断を受けてください。



株式会社 共立理化学研究所

KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

〒145-0071 東京都大田区田園調布5-37-11

TEL:03-3721-9207 FAX:03-3721-0666

http://kyoritsu-lab.co.jp kyoritsu@kyoritsu-lab.co.jp

パックテスト ニッケル (DPM)

特徴

この製品は、1,2-シクロヘキサジオンジオキシム (ニオキシム) 法を発色原理に用いており、工場排水をはじめ、いろいろな検水中の2価のイオン状態 (Ni^{2+}) のニッケルを簡単な操作で測定することができます。

細かい測定値が知りたい場合は、デジタルパックテスト (型式 DPM-NiD)、デジタルパックテスト・マルチ (型式 DPM-MT) をご利用ください。

なお、パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意

1. この方法では、検水中の2価のイオン状態 (Ni^{2+}) のニッケルのみが測定されます。濁り、沈殿、錯体等を含めた測定値が必要な場合は、あらかじめ溶解してから測定してください。
2. pHが4~9の範囲をこえる検水は希硫酸または希水酸化ナトリウム溶液等で中和してください。
100mg/Lのニッケル標準液では、標準色と同等以上に発色しますが、200mg/L以上では、赤色沈殿を生じ、液の色が薄くなります。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
3. 1回で検水をポリチューブの半分近くまで吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を追い出し、もう一度やりなおしてください。
4. 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
5. 検水の温度は15~40℃で行なってください。水温が低いと発色に時間がかかります。
6. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯では比色が困難になることがあります。
7. 発色後にラインをポリチューブ先端の穴に戻すと、ポリチューブ内の水がもれなくなります。

共存物質の影響

標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準液添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。

1000mg/L 以下は影響しない	...	Al^{3+} 、 B^{3+} (ほう酸)、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 F^- 、 I^- 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Mo^{6+} (モリブデン酸)、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 NO_2^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 、 Zn^{2+} 、陰イオン界面活性剤、フェノール	
500mg/L	//	...	残留塩素
100mg/L	//	...	Cr^{3+}
50mg/L	//	...	Fe^{3+}
10mg/L	//	...	Co^{2+} 、 Cr^{6+} (クロム酸)
5mg/L	//	...	Fe^{2+} 、 CN^-
3mg/L	//	...	Cu^{2+}

海水は影響しません。

試薬に関するお知らせ

本製品は、取扱い者へのMSDSの提供を義務づけた「PRTR法」、「労働安全衛生法」および「毒物及び劇物取締法」には該当しません。